



佛山市翁开尔贸易有限公司

H.J.UNKEL (FOSHAN) LIMITED

广东省佛山市同济路 66 号同济广场 D 座 2204 室

Tel::0757-83331488

Fax:0757-83359715

Email: foshan@hjunkel.com.cn

PC: 528000



衷心感谢和祝贺贵司购买美国 Q-LAB 的优质产品和服务。Q-SUN 是一台高端的精密仪器，为了顺利安装和使用这台高质量仪器，在敝司工程师到贵厂进行现场安装调试和培训前，烦请准备一下使用条件。

准备工作完成后，请在相应方格上逐一加上√号。在所有要求完成后，请把此文件传真或邮件发回敝司售后服务部。（①0757-83359715-8301
②fssupport@hjunkel.com）


1. 环境要求

环境温度 15℃~25℃。实验室要求有空调，湿度 < 80%。


必须与盐雾箱和产生腐蚀性气体等设备隔绝，因为盐雾和腐蚀性气体会腐蚀 Q-SUN 的电子配件。如果没有隔绝盐雾和腐蚀性气体所造成 Q-SUN 的损坏不予保修。

因仪器在工作时会排出蒸汽，故操作环境必须安装抽风装置，如下图所示：

AC-071 & 110

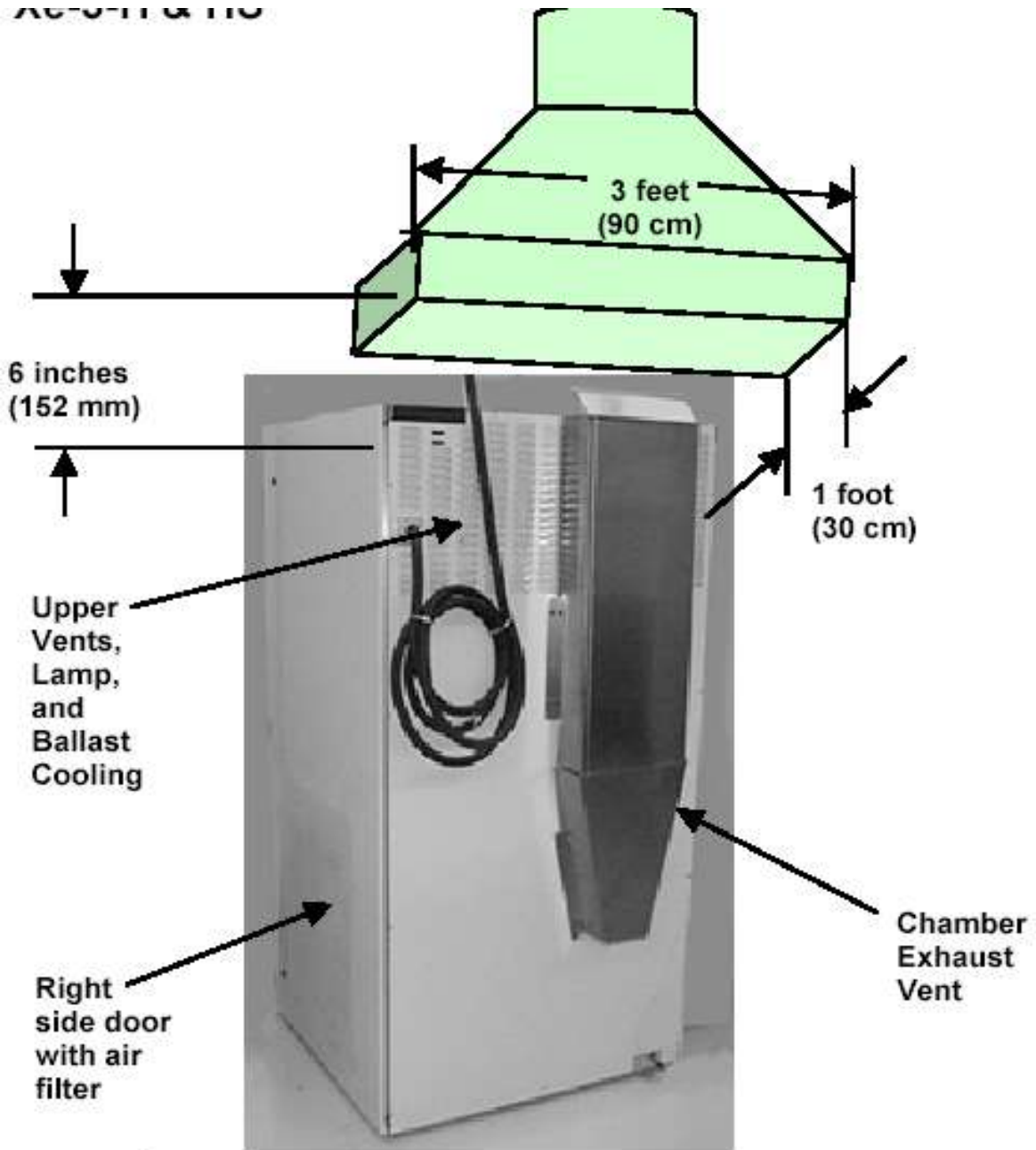


Q-Sun Xe-3-H & HS
under an Exhaust Hood
Figure 1

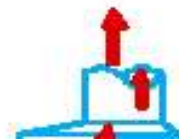

2. 空间要求

□外部尺寸：宽 90cm X 长 (84+10) cm X 高 180cm，净重 200kg

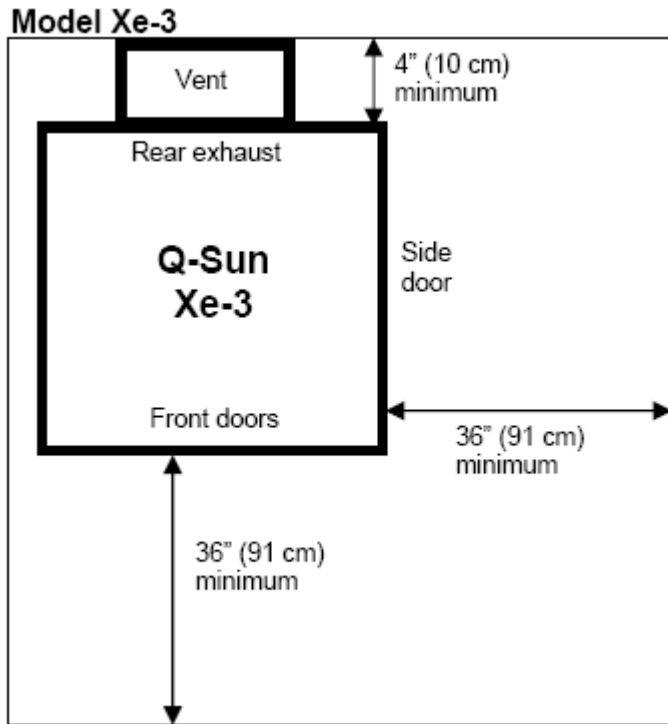

3. 电源要求

- 三相 380V \pm 10%。 配有五线断路器， 3 根火线 6 平方， 地线和零线 4~6 平方。
- 如电压波动大， 需加装稳压设备。

4. 水源要求

- 纯水（去离子水）要求规格如下：

水压要求： 30~90Psi（207~620kpa）

纯度要求： $>10M\Omega$ ， $<0.2ppm$ 二氧化硅

流量要求： 1.5L/m， 喷淋： 0.12L/m X 喷淋时间， 加湿器： 144L/日

仪器纯水接口为 3/8" 软管

我司配套纯水设备：

- 220V 1200W 三插座电源
- 自来水管接 4 分内或外螺纹阀门

5. 排水要求

Q-SUN 旁边 2.5 米范围内需要有排水口，该排水口直径为 $>3\text{cm}$ ，离地面高度 $<2\text{cm}$

我司配备纯水设备：

排水口直径 4cm ，离地面高度 $<10\text{cm}$

公司配备水系统占地面积 $1300\times 650\times 850\text{mm}$ （高）

6.其他要求

安排相关操作人员或者负责人接受培训

如已知悉以上要求，请确认回传，感谢您的配合！

签名：

日期：